

悬空自助转移石墨烯使用说明

一、使用方法

1. 打开产品包装，用镊子小心取出旋涂了 PMMA 的悬空自助转移单层石墨烯薄膜，将悬空自助转移石墨烯薄膜轻轻释放在去离子水中（释放前建议在薄膜四个边角滴一些水，湿润有利于释放）；

2. 取出包装盒内绿色除泡膜，揭开两侧保护膜，透明保护膜保护的一面为除气泡可用面，揭开后使用前，需要将除泡膜在水中轻轻漂洗几下；

3. 用漂洗过的除泡膜将石墨烯薄膜从水中捞起再释放到水中将气泡去除；

4. 用目标基底把水中的石墨烯薄膜托起，完成前期转移工作；

5. 转移到目标基底后，室温晾约 20min，70 摄氏度下烘干约 30min；

6. 准备两盒干净丙酮，烘干降至室温后放入第一盒丙酮中浸泡约 10min，再转移至第二盒丙酮中浸泡约 30min，去除完 PMMA，完成所有转移工作。

二、存放说明

本产品应密封保存于 5-10℃ 冰箱中以保持环境的湿润，拆封后须在两周内使用。严禁与易挥发物和污染源接触。远离火源。

三、特别提示

包装袋内的水雾属于正常现象，是由白色无尘布吸附的去离子水产生。目的是为保持包装环境的湿润度，方便使用者从基底上取下石墨烯。产品包装环保无毒，请放心使用！

如有任何问题，请及时联系我们。